

Deutsch

Installationsanleitung **EasyScan LAN/EasyScan USB** zum Lesen und Erstellen von RFID-Tags

Español

Instrucciones de instalación **EasyScan LAN / EasyScan USB** para la lectura y escritura de etiquetas de RFID

Français

Instructions d'installation **LAN EasyScan /USB EasyScan** pour la lecture et l'écriture des étiquettes RFID

简体中文

安装说明书 **EasyScan LAN / EasyScan USB** 用于读取和写入RFID标签

日本語

スタートアップ説明書 **EasyScan LAN / EasyScan USB** RFIDタグの読み取り/書き込み用



METTLER TOLEDO

Installationsanleitung **EasyScan LAN/EasyScan USB**

Deutsch

Instrucciones de instalación **EasyScan LAN / EasyScan USB**

Español

Instructions d'installation **LAN EasyScan /USB EasyScan**

Français

安装说明书 **EasyScan LAN / EasyScan USB**

简体中文

スタートアップ説明書 **EasyScan LAN / EasyScan USB**

日本語

1 Installation

1.1 Lieferumfang

EasyScan LAN

- EasyScan USB
- USB-Kabel A – B
- Smart Tags, 5 Stk.
- Silex DS-510 (USB Device Server)
- Universal-Netzadapter
- LAN-Kabel RJ45
- Installationsanleitung
- Konformitätsbescheinigung

EasyScan USB

- EasyScan USB
- USB-Kabel A – B
- Smart Tags, 5 Stk.
- Installationsanleitung
- Konformitätsbescheinigung

1.2 Wahl des Aufstellortes



In Innenräumen auf einem stabilen Tisch

1.3 Aufstellung des EasyScan USB





Horizontal aufstellen

1.4 Anwendungsbeispiele

1. Eigenständige Installation – zum Beispiel an einer Waage
2. Anschluss an einen Computer zusammen mit einem anderen USB-Gerät – z. B. einer Waage oder einem SmartCheck. Verwalten Sie Ihre Geräte zentral mit Software von METTLER TOLEDO – zum Beispiel mittels LabX oder PipetteX.
3. Installation in einem lokalen Netzwerk (LAN) zusammen mit einem anderen USB-Gerät – zum Beispiel mit SmartCheck – über den DS-510-Netzwerkadapter. Verwalten Sie Ihre Geräte zentral mit Software von METTLER TOLEDO – zum Beispiel mittels PipetteX.


1.4.1 Eigenständige Installation des EasyScan USB

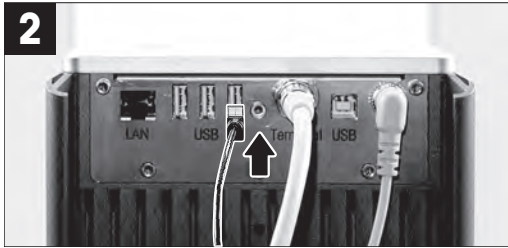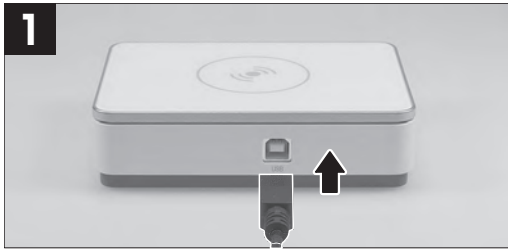

Eine detaillierte Beschreibung der Bedienung des EasyScan USB zusammen mit einer Waage (Anschluss eines USB-Gerätes, Verwendung eines RFID-Lesegeräts) finden Sie im Referenzhandbuch der Waage (RM).

► www.mt.com/XPR-analytical-RM

1.4.2 Anschluss des EasyScan USB an einen Computer

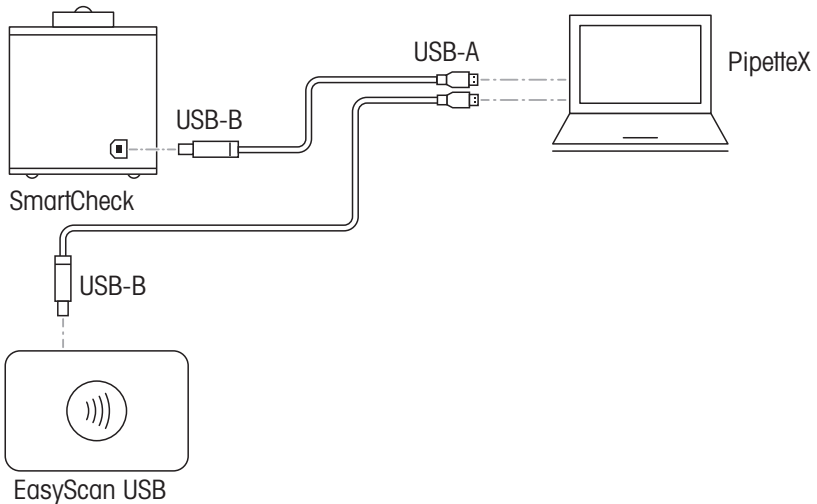

Eine detaillierte Beschreibung des Betriebs des EasyScan USB zusammen mit einem SmartCheck finden Sie im Referenzhandbuch (RM) des SmartCheck.

► www.mt.com/SmartCheck-RM

Eine detaillierte Beschreibung des Betriebs des EasyScan USB zusammen mit der Software PipetteX finden Sie im Referenzhandbuch (RM) für PipetteX.

Dokumente suchen


► www.mt.com/library

Das EasyScan USB kann über eine USB-Verbindung mit einem Computer mit LabX-Schnittstelle auch als Laborgerät verwendet werden.

Eine detaillierte Beschreibung der Bedienung des EasyScan USB zusammen mit einer Waage (Anschluss eines USB-Gerätes, Verwendung eines RFID-Lesegeräts) finden Sie im Referenzhandbuch der Waage (RM).

► www.mt.com/XPR-analytical-RM

1.4.3 Installation des EasyScan USB in einem LAN

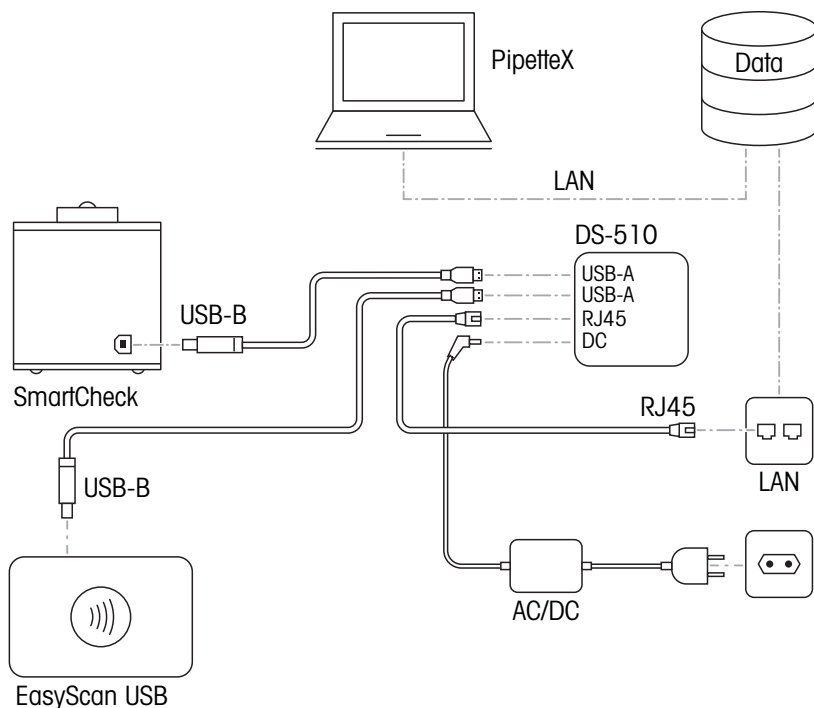

Eine detaillierte Beschreibung des Betriebs des EasyScan USB zusammen mit einem SmartCheck finden Sie im Referenzhandbuch (RM) des SmartCheck.

► www.mt.com/SmartCheck-RM

Eine detaillierte Beschreibung des Betriebs des EasyScan USB zusammen mit der Software PipetteX finden Sie im Referenzhandbuch (RM) für PipetteX.

Dokumente suchen

► www.mt.com/library

2 Reinigung

Die Häufigkeit der Reinigung richtet sich nach den geltenden Standardarbeitsanweisungen (SOP) Ihres Betriebs. Das EasyScan USB kann mit einem handelsüblichen, milden Reinigungsmittel und einem weichen Tuch gereinigt werden.



⚠️ WARNUNG

Stromschlag

- 1 Trennen Sie das EasyScan USB vor der Reinigung von der Stromversorgung.
- 2 Achten Sie darauf, dass keine Flüssigkeit ins Innere des Gerätes gelangt.
- 3 Öffnen Sie das EasyScan USB nicht.

3 Technische Daten

3.1 EasyScan USB

3.1.1 Allgemeine technische Daten

Elektrische Daten: 5 VDC, 0,3 A, 1,5 W max.
Gewicht (ohne Verpackung): 295 g

Schutz und Normen

Überspannungskategorie: II
Verschmutzungsgrad: 2
Verwendungsbereich: Nur in geschlossenen Innenräumen verwenden

Umgebungsbedingungen

Höhe über NN: Bis 5000 m
Umgebungstemperatur: + 5 bis + 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit: 20 – 80 %, nicht kondensierend

Lagerbedingungen (in der Verpackung)


Umgebungstemperatur: - 25 bis + 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit: 10 – 90 %, nicht kondensierend

Materialien

Gehäuse: Lackiertes Aluminium, eloxiertes Glas, Kunststoff

3.1.2 Abmessungen

Abmessungen in mm.

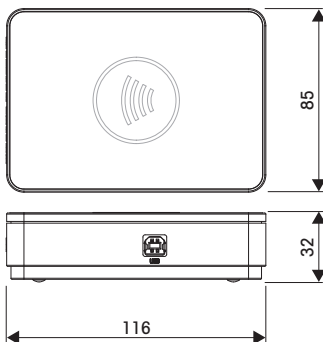

3.2 Silex DS-510

Die technischen Daten finden Sie auf der Silex Technology®-Website.

► www.silextechnology.com

4 Service

Öffnen Sie das Gerät nicht. Er enthält keine Teile, die durch den Benutzer gewartet, repariert oder ausgetauscht werden können. Wenden Sie sich an einen Vertreter von METTLER TOLEDO, um mehr über die verfügbaren Serviceoptionen zu erfahren.

5 Entsorgung

In Übereinstimmung mit den Anforderungen der Europäischen Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) darf dieses Gerät nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Sinngemäss gilt dies auch für Länder ausserhalb der EU entsprechend den geltenden nationalen Regelungen.

Bitte entsorgen Sie dieses Produkt gemäss den örtlichen Bestimmungen in einer getrennten Sammlung für Elektro- und Elektronikgeräte. Bei allfälligen Fragen wenden Sie sich bitte an die zuständige Behörde oder den Händler, bei dem Sie dieses Gerät erworben haben. Bei Weitergabe dieses Gerätes ist diese Bestimmung sinngemäss weiterzugeben.



6 Informationen zur Konformität

6.1 EasyScan USB

Nationale Zulassungsdokumente, wie z. B. die FCC-Konformitätsbescheinigung des Lieferanten, sind online verfügbar und/oder in der Verpackung enthalten.

► <http://www.mt.com/ComplianceSearch>

Kontaktieren Sie METTLER TOLEDO bei Fragen zur länderspezifischen Konformität Ihres Instruments.

► www.mt.com/contact

6.2 Silex DS-510

Informationen zur Konformität finden Sie auf der Silex Technology®-Website.

► www.silextechnology.com

1 Instalación

1.1 Contenido de la entrega

EasyScan LAN

- EasyScan USB
- Cable USB A-B
- Etiquetas Smart, 5 unidades
- Silflex DS-510 (USB Device Server)
- Adaptador de CA/CC universal
- Cable LAN RJ45
- Instrucciones de montaje
- Declaración de conformidad

EasyScan USB

- EasyScan USB
- Cable USB A-B
- Etiquetas Smart, 5 unidades
- Instrucciones de montaje
- Declaración de conformidad

1.2 Selección de la ubicación



Colocación en interiores sobre una mesa estable

1.3 Colocación del EasyScan USB




Colocación en horizontal

1.4 Casos de uso

1. Instalación independiente, por ejemplo, en una balanza
2. Conexión a un ordenador, junto con otro instrumento USB, por ejemplo, una balanza o SmartCheck. Gestione los instrumentos de forma centralizada utilizando el software de METTLER TOLEDO, por ejemplo, LabX o PipetteX.
3. Instalación en una red de área local (LAN), junto con otro instrumento USB, por ejemplo, SmartCheck, con el adaptador de red DS-510. Gestione los instrumentos de forma centralizada utilizando el software de METTLER TOLEDO, por ejemplo, PipetteX.


1.4.1 Instalación de EasyScan USB de forma independiente

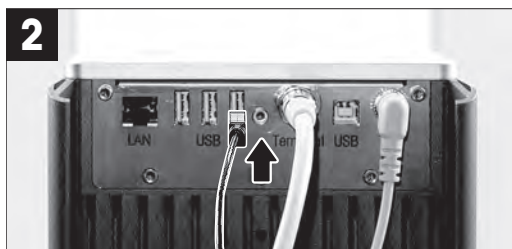

Para obtener una descripción detallada de cómo utilizar el EasyScan USB con una balanza (conexión a un dispositivo USB, uso de un lector de RFID), consulte el manual de referencia de la balanza.

► www.mt.com/XPR-analytical-RM

1.4.2 Conexión de EasyScan USB a un ordenador

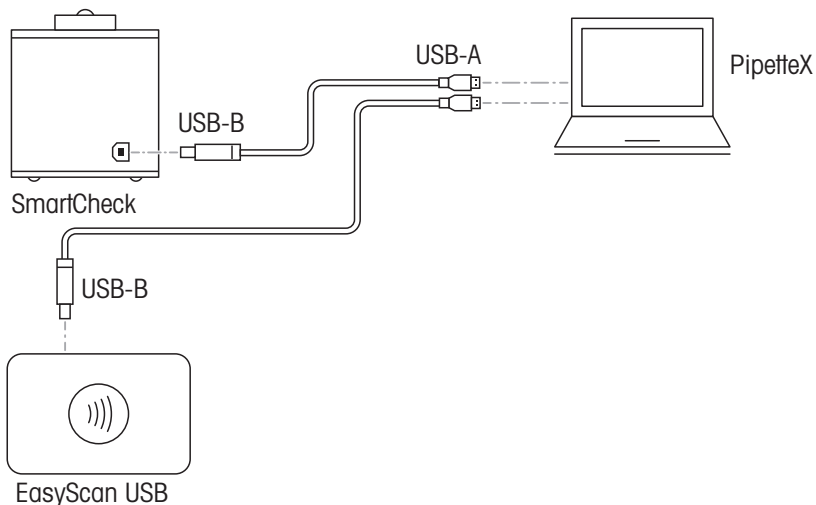

Para obtener una descripción detallada de cómo utilizar el EasyScan USB con SmartCheck, consulte el manual de referencia de SmartCheck.

► www.mt.com/SmartCheck-RM

Para obtener una descripción detallada de cómo utilizar el EasyScan USB con el software PipetteX, consulte el manual de referencia de PipetteX.

Búsqueda de documentos


► www.mt.com/library

El EasyScan USB también se puede utilizar como equipo de laboratorio con la interfaz LabX a través de una conexión USB a un ordenador.

Para obtener una descripción detallada de cómo utilizar el EasyScan USB con una balanza (conexión a un dispositivo USB, uso de un lector de RFID), consulte el manual de referencia de la balanza.

► www.mt.com/XPR-analytical-RM

1.4.3 Instalación de EasyScan USB en una LAN

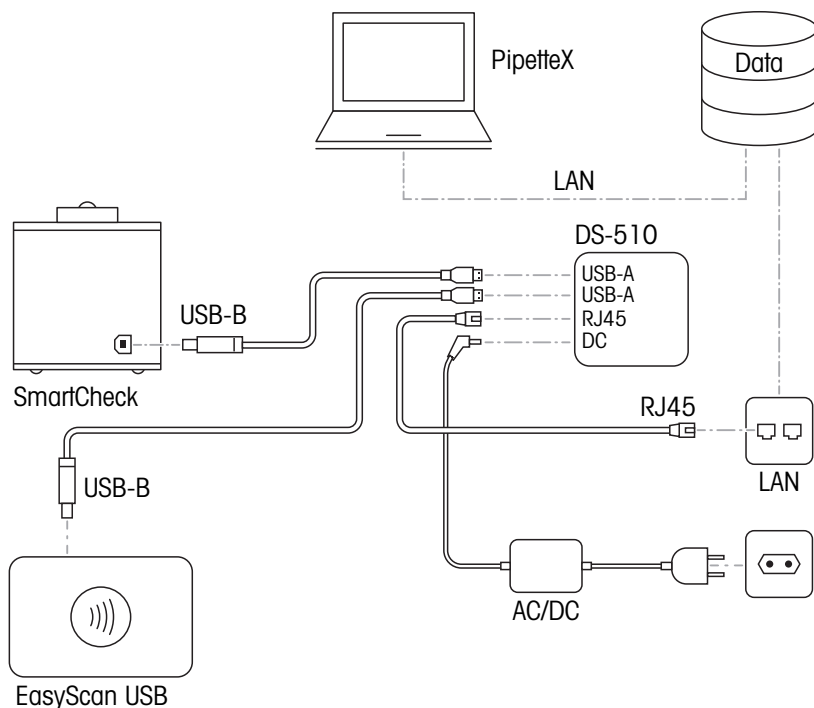

Para obtener una descripción detallada de cómo utilizar el EasyScan USB con SmartCheck, consulte el manual de referencia de SmartCheck.

► www.mt.com/SmartCheck-RM

Para obtener una descripción detallada de cómo utilizar el EasyScan USB con el software PipetteX, consulte el manual de referencia de PipetteX.

Búsqueda de documentos

► www.mt.com/library

2 Limpieza

Los intervalos de limpieza dependerán del procedimiento normalizado de trabajo (PNT). El EasyScan USB se puede limpiar con un producto de limpieza suave disponible en el mercado y un paño suave.



⚠ ADVERTENCIA

Descarga eléctrica

- 1 Desconecte el EasyScan USB de la fuente de alimentación antes de realizar cualquier tarea de limpieza.
- 2 Evite la entrada de líquido en el instrumento.
- 3 No abra el EasyScan USB.

3 Características técnicas

3.1 EasyScan USB

3.1.1 Características técnicas generales

Datos eléctricos:	5 V CC, 0,3 A, 1,5 W máx.
Peso (sin embalaje):	295 g

Protección y estándares

Categoría de sobrevoltaje:	II
Grado de contaminación:	2
Ámbito de aplicación:	Solo se puede usar en espacios cerrados

Condiciones ambientales

Altura sobre el nivel del mar:	Hasta 5000 m
Temperatura ambiente:	De +5 a +40 °C
Humedad relativa en el aire:	Del 20 al 80 %, sin condensación

Condiciones de almacenamiento (en el embalaje)


Temperatura ambiente:	De -25 a +70 °C
Humedad relativa en el aire:	Del 10 al 90 %, sin condensación

Materiales

Carcasa:	Aluminio lacado, vidrio anodizado, plástico
----------	---

3.1.2 Dimensiones

Dimensiones en mm

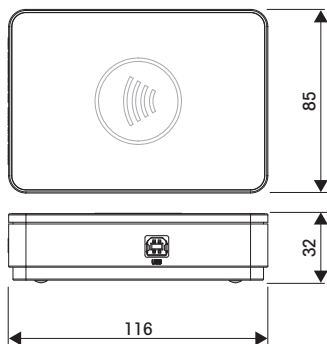

3.2 Silex DS-510

Visite el sitio web de Silex Technology® para consultar las especificaciones técnicas.

► www.silixtechnology.com

4 Servicio

No abra el equipo. No incluye piezas que puedan ser reparadas por el usuario. Póngase en contacto con un representante de METTLER TOLEDO para obtener más información acerca de las opciones de mantenimiento disponibles.

5 Eliminación

Conforme a las exigencias de la Directiva 2012/19/EU europea, sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), este aparato no debe eliminarse con la basura doméstica. Esta prohibición es asimismo válida para los países que no pertenecen a la UE, cuyas normativas nacionales en vigor así lo reflejan.

Por favor, elimine este producto de acuerdo a las normativas locales en un lugar de recogida específico para aparatos eléctricos y electrónicos. Si tiene alguna pregunta al respecto, diríjase a las autoridades responsables o al distribuidor que le proporcionó el equipo. Si se transfiere este equipo, se deberá transferir también esta determinación.



6 Información sobre conformidad

6.1 EasyScan USB

Los documentos de aprobación de ámbito nacional, por ejemplo, la Declaración de Conformidad del Proveedor de la FCC, están disponibles en línea o se incluyen en el embalaje.

► <http://www.mt.com/ComplianceSearch>

Póngase en contacto con METTLER TOLEDO si tiene alguna pregunta acerca de la conformidad de su instrumento en su país.

► www.mt.com/contact

6.2 Silex DS-510

Visite la página web de Silex Technology® para obtener información sobre la conformidad.

► www.silixtechnology.com

1 Installation

1.1 Contenu de la livraison

EasyScan LAN

- EasyScan USB
- Câble USB de type A – B
- Étiquettes Smart Tags, 5 pièces
- Sillex DS-510 (USB Device Server)
- Adaptateur CA/CC universel
- Câble LAN RJ45
- Notice de montage
- Déclaration de conformité

EasyScan USB

- EasyScan USB
- Câble USB de type A – B
- Étiquettes Smart Tags, 5 pièces
- Notice de montage
- Déclaration de conformité

1.2 Sélection de l'emplacement



Installez-le à l'intérieur sur une table stable

1.3 Positionnement du lecteur USB EasyScan




Positionnement à l'horizontale

1.4 Cas d'utilisation

1. Installation autonome – par exemple, sur une balance
2. Connexion à un ordinateur, avec un autre instrument USB – par exemple, une balance ou SmartCheck. Gérez les instruments de manière centralisée à l'aide d'un logiciel METTLER TOLEDO – par exemple, LabX ou PipetteX.
3. Installation dans un réseau local (LAN), avec un autre instrument USB – par exemple – SmartCheck via l'adaptateur réseau DS-510. Gérez les instruments de manière centralisée à l'aide d'un logiciel METTLER TOLEDO – par exemple, PipetteX.


1.4.1 Installation autonome du lecteur USB EasyScan

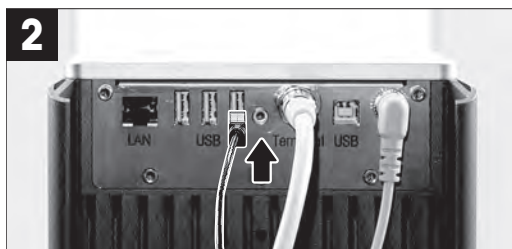

Pour obtenir une description détaillée de l'utilisation du lecteur EasyScan USB (connexion d'un périphérique USB, utilisation d'un lecteur RFID), reportez-vous au manuel de référence de la balance.

► www.mt.com/XPR-analytical-RM

1.4.2 Connexion du lecteur USB EasyScan à un ordinateur

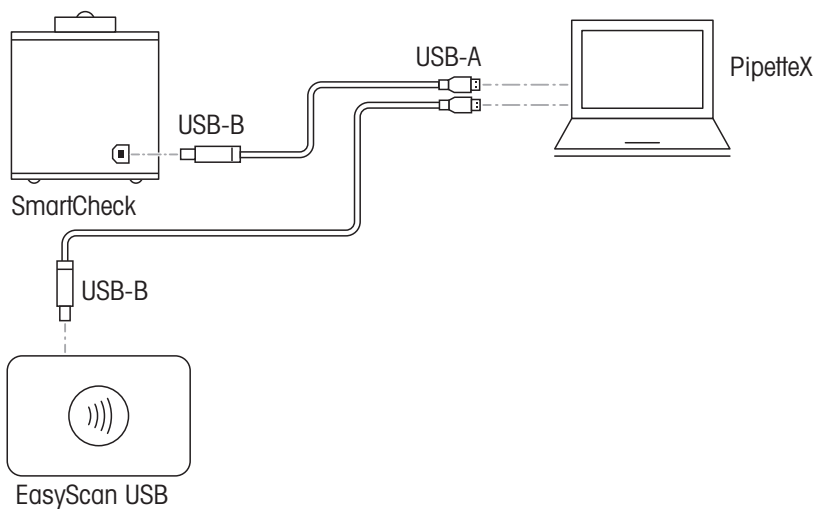

Pour obtenir une description détaillée de l'utilisation du lecteur EasyScan USB avec SmartCheck, reportez-vous au manuel de référence (RM) de SmartCheck.

► www.mt.com/SmartCheck-RM

Pour obtenir une description détaillée de l'utilisation du lecteur EasyScan USB avec PipetteX, reportez-vous au manuel de référence (RM) de PipetteX.

Recherche de documents


► www.mt.com/library

Le lecteur EasyScan USB peut également être utilisé comme équipement de laboratoire avec l'interface LabX, par l'intermédiaire d'un port USB d'ordinateur.

Pour obtenir une description détaillée de l'utilisation du lecteur EasyScan USB (connexion d'un périphérique USB, utilisation d'un lecteur RFID), reportez-vous au manuel de référence de la balance.

► www.mt.com/XPR-analytical-RM

1.4.3 Installation du lecteur USB EasyScan dans un réseau LAN

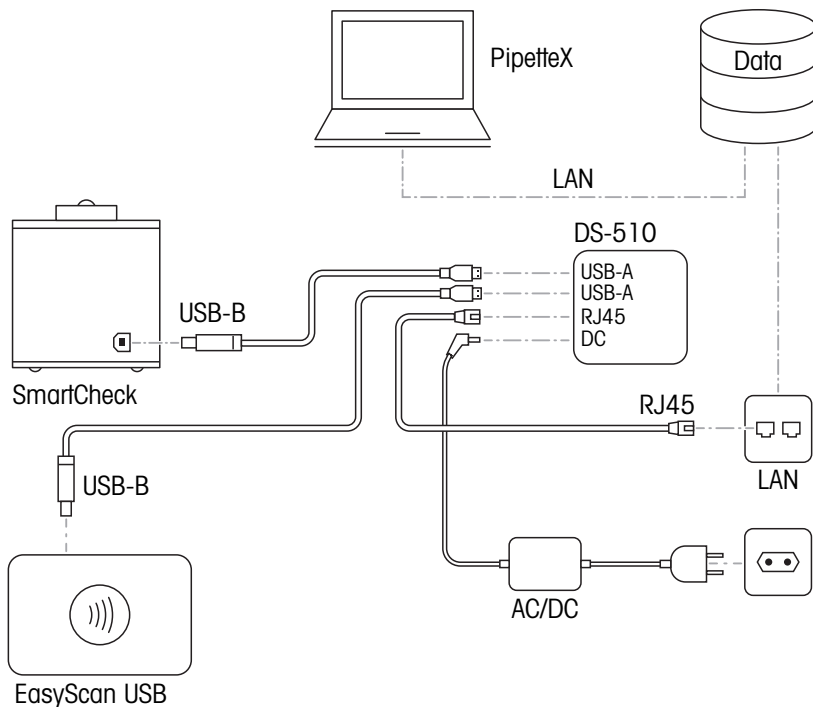

Pour obtenir une description détaillée de l'utilisation du lecteur EasyScan USB avec SmartCheck, reportez-vous au manuel de référence (RM) de SmartCheck.

► www.mt.com/SmartCheck-RM

Pour obtenir une description détaillée de l'utilisation du lecteur EasyScan USB avec PipetteX, reportez-vous au manuel de référence (RM) de PipetteX.

Recherche de documents

► www.mt.com/library

2 Nettoyage

La fréquence des opérations de nettoyage dépend de vos modes opératoires normalisés (SOP). Le lecteur EasyScan USB peut être nettoyé avec un produit de nettoyage doux disponible dans le commerce et un chiffon doux.



⚠ AVERTISSEMENT

Électrocution

- 1 Débranchez le lecteur EasyScan USB de l'alimentation électrique avant de procéder à son nettoyage.
- 2 Assurez-vous qu'aucun liquide ne pénètre à l'intérieur de l'instrument.
- 3 N'ouvrez pas le lecteur EasyScan USB.

3 Caractéristiques techniques

3.1 USB EasyScan

3.1.1 Caractéristiques techniques générales

Caractéristiques électriques : 5 V CC, 0,3 A, 1,5 W max.
Poids (sans emballage) : 295 g

Protection et normes

Catégorie de surtension : II
Degré de pollution : 2
Gamme d'applications : Utilisation dans des locaux fermés uniquement

Conditions environnementales

Altitude au-dessus du niveau moyen de la mer : Jusqu'à 5 000 m
Température ambiante : +5 à +40 °C
Humidité relative de l'air : 20 à 80 %, sans condensation

Conditions de stockage (dans l'emballage)


Température ambiante : -25 à +70 °C
Humidité relative de l'air : 10 à 90 %, sans condensation

Matériaux

Boîtier : Aluminium laqué ; verre anodisé ; plastique

3.1.2 Dimensions

Dimensions en mm.

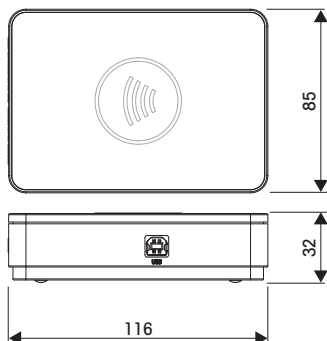

3.2 Silex DS-510

Consultez le site Web Silex Technology® pour les caractéristiques techniques.

► www.silextechnology.com

4 Maintenance

N'ouvrez pas l'instrument. Il ne contient aucune pièce impliquant une intervention de maintenance de la part de l'utilisateur. Veuillez contacter votre représentant METTLER TOLEDO pour en savoir plus sur les options de maintenance disponibles.

5 Mise au rebut

Conformément à la directive européenne 2012/19/EU relative à la mise au rebut des équipements électriques et électroniques (DEEE), cet appareil ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers. Ceci est aussi valable pour les pays hors UE conformément aux réglementations nationales en vigueur.

Veillez mettre au rebut cet appareil conformément à la législation nationale dans un conteneur séparé pour appareils électriques et électroniques. Pour toute question, adressez-vous aux autorités compétentes ou au revendeur auprès duquel vous avez acheté cet appareil. Si l'appareil a été cédé à des tiers, le contenu de cette réglementation doit avoir été communiqué également.



6 Information concernant la conformité

6.1 USB EasyScan

Les documents d'approbation au niveau national, comme la déclaration de conformité du fournisseur FCC, sont disponibles en ligne et/ou inclus dans l'emballage.

► <http://www.mt.com/ComplianceSearch>

Contactez METTLER TOLEDO pour toute question concernant la conformité de votre instrument à la législation du pays concerné.

► www.mt.com/contact

Canada

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

1. L'appareil ne doit pas produire de brouillage.
2. L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

6.2 Silex DS-510

Consultez le site Web de Silex Technology® pour connaître les informations de conformité.

► www.silextechnology.com

1 安装

1.1 交货清单

EasyScan LAN

- EasyScan USB
- USB A型 - B型电缆
- 智能标记, 5个
- Sillex DS-510 (USB Device Server)
- 通用交流/直流适配器
- 局域网电缆RJ45
- 安装说明书
- 一致性声明

EasyScan USB

- EasyScan USB
- USB A型 - B型电缆
- 智能标记, 5个
- 安装说明书
- 一致性声明

1.2 选择安装位置



放在室内稳定的工作台上

1.3 放置EasyScan USB





水平放置

1.4 使用案例

1. 独立安装, 例如安装在天平上
2. 连接到计算机以及另一台USB仪器, 例如天平或SmartCheck。使用METTLER TOLEDO软件 (例如LabX或PipetteX) 集中管理仪器。
3. 通过DS-510网络适配器与另一个USB仪器 (例如SmartCheck) 安装在局域网 (LAN) 中。使用METTLER TOLEDO软件 (例如PipetteX) 集中管理仪器。


1.4.1 独立安装EasyScan USB

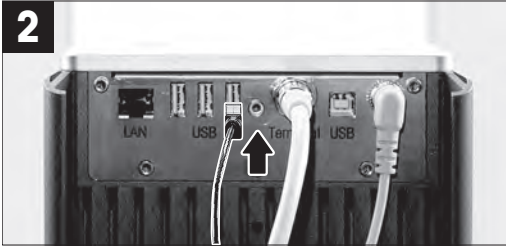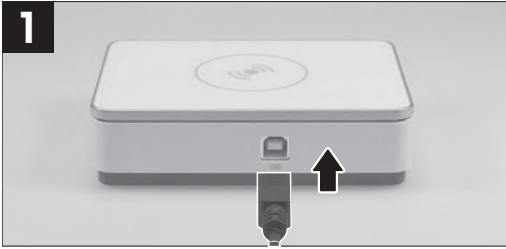

有关如何将EasyScan USB与天平配合使用（使用RFID读取器连接USB设备）的详细描述，请参阅天平参考手册（RM）。

► www.mt.com/XPR-analytical-RM

1.4.2 将EasyScan USB连接至计算机

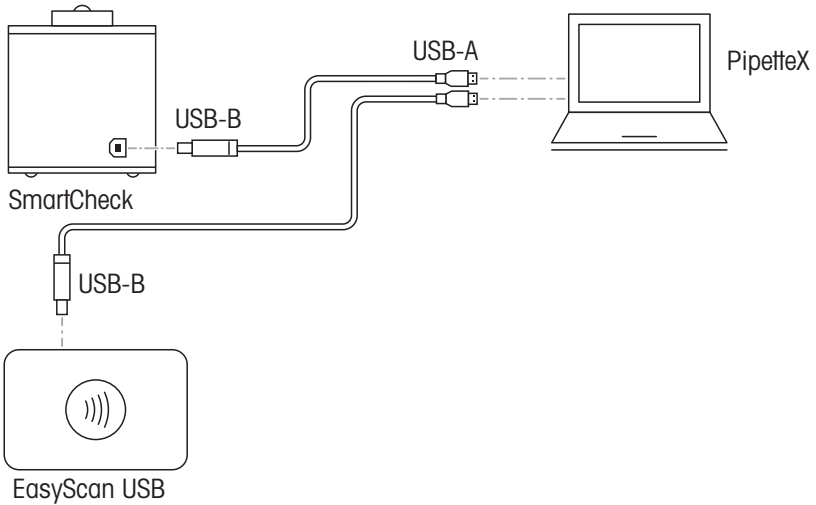

有关如何将EasyScan USB与SmartCheck配合使用的详细描述，请参阅SmartCheck参考手册（RM）。

► www.mt.com/SmartCheck-RM

有关如何将EasyScan USB与PipetteX软件配合使用的详细描述，请参阅PipetteX参考手册（RM）。

搜索文档


► www.mt.com/library

EasyScan USB也可用作带有LabX接口的实验室设备，通过USB连接到计算机。

有关如何将EasyScan USB与天平配合使用（使用RFID读取器连接USB设备）的详细描述，请参阅天平参考手册（RM）。

► www.mt.com/XPR-analytical-RM

1.4.3 在局域网中安装EasyScan USB

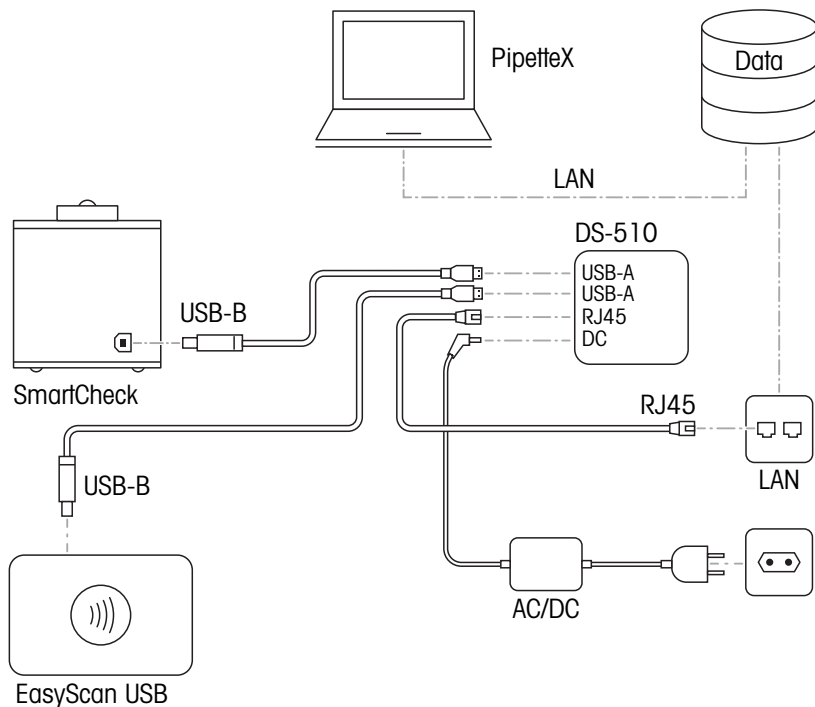

有关如何将EasyScan USB与SmartCheck配合使用的详细描述，请参阅SmartCheck参考手册（RM）。

► www.mt.com/SmartCheck-RM

有关如何将EasyScan USB与PipetteX软件配合使用的详细描述，请参阅PipetteX参考手册（RM）。

搜索文档

► www.mt.com/library

2 清洁

清洁间隔取决于您的标准操作程序（SOP）。可以使用市售的温和清洗剂和软布清洁EasyScan USB。



警告

当心触电

- 1 进行清洁之前，请断开EasyScan USB电源。
- 2 防止液体进入仪器。
- 3 请勿打开EasyScan USB。

3 技术资料

3.1 EasyScan USB

3.1.1 通用技术资料

电子数据:	5 V DC, 0.3 A, 最大1.5 W
重量 (不带包装):	295 g

保护与标准

过压类别:	II
污染度:	2
应用范围:	仅用于封闭的室内房间

环境条件

平均海拔高度:	最高5000 m
环境温度:	+5 – +40 °C
空气相对湿度:	20 - 80%, 非冷凝

存储条件 (在包装内)


环境温度:	-25 – +70 °C
空气相对湿度:	10 – 90%, 非冷凝

材料

外壳:	漆铝; 电镀玻璃; 塑料
-----	--------------

3.1.2 外形尺寸

外形尺寸[毫米]。

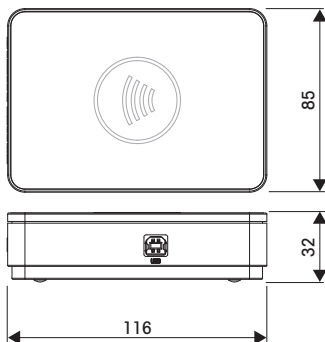

3.2 Silex DS-510

有关技术规格，请访问Silex Technology®网站。

► www.silextechnology.com

4 服务 (Service)

请勿打开仪器。其中包含不可由用户维护的部件。请与METTLER TOLEDO代表联系以了解有关可用服务选项的更多信息。

5 废弃物处理

依照电气和电子设备废弃物 (WEEE) 的欧盟指令 2012/19/EU，该设备不得作为生活废弃物进行处置。这也适用于欧盟以外的国家，请按照其具体要求进行处置。

请遵照当地法规，在规定的电气和电子设备收集点处理本产品。如果您有任何疑问，请与主管部门或者您购买本设备的经销商联系。如果将本设备交给其他方，也必须遵守该规程的内容。



6 合规性信息

6.1 EasyScan USB

国家审批文档，例如FCC供应商一致性声明，可在线获取和/或包含在包装中。

► <http://www.mt.com/ComplianceSearch>

如有关于针对特定国家的仪器合规性问题，请联系METTLER TOLEDO。

► www.mt.com/contact

6.2 Silex DS-510

有关合规信息，请访问Silex Technology®网站。

► www.silextechnology.com

1 設置

1.1 標準付属品

EasyScan LAN

- EasyScan USB
- USBケーブルA – B
- スマートタグ (5個)
- Sillex DS-510 (USB Device Server)
- ユニバーサルAC/DCアダプタ
- LANケーブルRJ45
- 据付説明書
- 適合宣言書

EasyScan USB

- EasyScan USB
- USBケーブルA – B
- スマートタグ (5個)
- 据付説明書
- 適合宣言書

1.2 据付場所の選択



室内の安定したテーブルに配置

1.3 EasyScan USBの設置




横向きに設置

1.4 使用例

1. スタンドアロンインストール - 例：天びん
2. 別のUSB機器(天びん、SmartCheckなど)とコンピュータの接続。METTLER TOLEDOソフトウェア(例：LabXまたはPipetteX)を使用して機器を一元管理します。
3. ローカルエリアネットワーク(LAN)に別のUSB機器とともにインストールします(例：DS-510ネットワークアダプタを介したSmartCheck)。METTLER TOLEDOソフトウェア(例：PipetteX)を使用して機器を一元管理します。


1.4.1 EasyScan USBのスタンドアロンのインストール

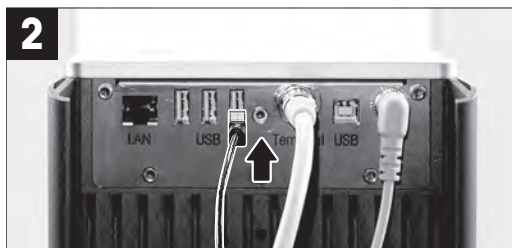

天びんとEasyScan USBの使用法(USBデバイスの接続、RFIDリーダーの使用)の詳細は、天びんのリファレンスマニュアル(RM)をご覧ください。

▶ www.mt.com/XPR-analytical-RM

1.4.2 EasyScan USBをコンピュータに接続する

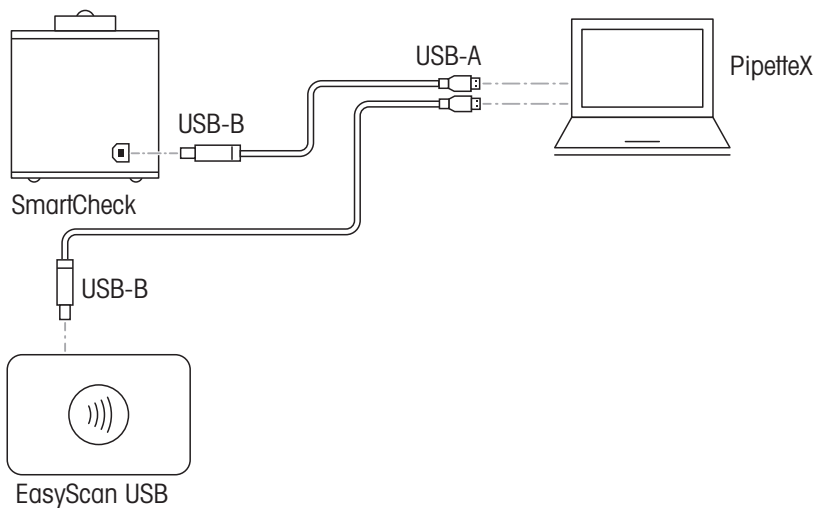

EasyScan USBをSmartCheckと使用方法の詳細については、SmartCheckリファレンスマニュアル(RM)を参照してください。

▶ www.mt.com/SmartCheck-RM

EasyScan USBをPipetteXソフトウェアと使用方法の詳細については、PipetteXリファレンスマニュアル(RM)を参照してください。

ドキュメントの検索


▶ www.mt.com/library

EasyScan USBはコンピュータへのUSB接続で、LabXインターフェイスを備えた実験室の機器としても使用できます。

天びんとEasyScan USBの使用方法(USBデバイスの接続、RFIDリーダーの使用)の詳細は、天びんのリファレンスマニュアル(RM)をご覧ください。

▶ www.mt.com/XPR-analytical-RM

1.4.3 EasyScan USBをLANにインストールする

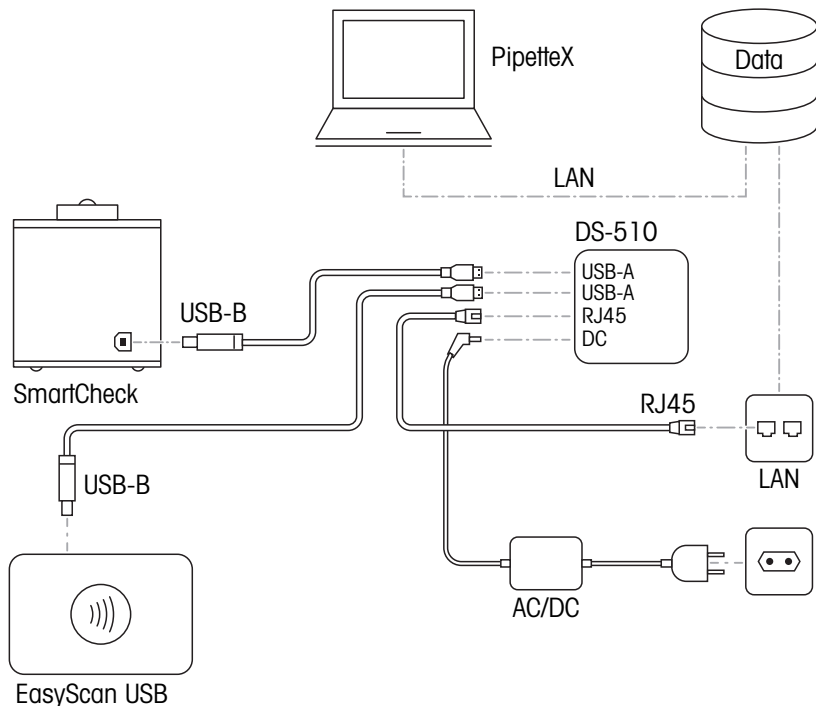

EasyScan USBをSmartCheckと使用方法の詳細については、SmartCheckリファレンスマニュアル(RM)を参照してください。

▶ www.mt.com/SmartCheck-RM

EasyScan USBをPipetteXソフトウェアと使用方法の詳細については、PipetteXリファレンスマニュアル(RM)を参照してください。

ドキュメントの検索

▶ www.mt.com/library

2 洗浄

クリーニングの頻度はご使用の標準操作手順(SOP)によって異なります。EasyScan USBは市販の中性洗浄剤と柔らかい布でクリーニングすることができます。



警告

感電

- 1 クリーニングの前に、EasyScan USBを電源から取り外してください。
- 2 機器に液体が浸入しないようにしてください。
- 3 EasyScan USBを開けないでください。

3 技術データ

3.1 EasyScan USB

3.1.1 一般技術データ

電気仕様：	最大 5 V DC、0.3 A、1.5 W
重量（包装を除く）：	295 g

保護および規準

過電圧カテゴリー：	II
汚染等級：	2
使用範囲：	閉めきった室内のみで使用

環境条件

平均海拔より高い場合：	最大 5000 m
周囲温度：	+5 - +40 °C
相対湿度：	20 - 80%、結露なきこと

保管条件（パッケージ内）


周囲温度：	-25 - +70 °C
相対湿度：	10 - 90%、結露がない場合

材質

ハウジング：	ラッカー塗装アルミニウム、陽極酸化ガラス、プラスチック
--------	-----------------------------

3.1.2 寸法

mm表示による寸法

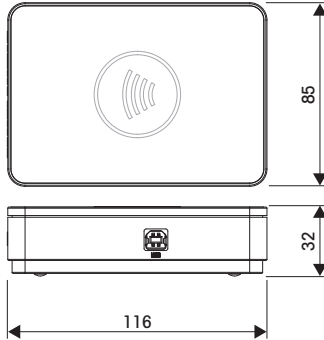

3.2 Silex DS-510

技術仕様については、Silex Technology®ウェブサイトをご覧ください。

▶ www.silextechnology.com


4 サービス

機器を開けないでください。ユーザーによる修理が可能な部品はありません。利用可能なサービスオプションの詳細についてはメトラー・トレド代理店にお問い合わせください。

5 廃棄

欧州の電気・電子機器廃棄物リサイクル指令 (WEEE)2012/19/EU の要求に従い、本装置を一般廃棄物として廃棄することはできません。これはEU以外の国々に対しても適用されますので、各国の該当する法律に従ってください。

本製品は、各地域の条例に定められた電気・電子機器のリサイクル回収所に廃棄してください。ご不明な点がある場合は、行政の担当部署または購入店へお問い合わせください。本製品を他人へ譲渡する場合は、この廃棄規定の内容についても正しくお伝えください。

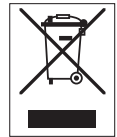

6 コンプライアンス情報

6.1 EasyScan USB

FCCサプライヤ適合宣言書といった国家承認文書はオンラインで入手可能またはおよびパッケージに含まれています。

▶ <http://www.mt.com/ComplianceSearch>

機器の各国固有のコンプライアンスに関する質問については、メトラー・トレドにお問い合わせください。

▶ www.mt.com/contact

6.2 Silex DS-510

コンプライアンス情報については、Silex Technology®のウェブサイトをご覧ください。

▶ www.silextechnology.com

GWP®

Good Weighing Practice™

GWP® is the global weighing standard, ensuring consistent accuracy of weighing processes, applicable to all equipment from any manufacturer. It helps to:

- Choose the appropriate balance or scale
- Calibrate and operate your weighing equipment with security
- Comply with quality and compliance standards in laboratory and manufacturing

 www.mt.com/GWP

www.mt.com/lab-accessories

For more information

Mettler-Toledo GmbH

Im Langacher 44
8606 Greifensee, Switzerland
www.mt.com/contact

Subject to technical changes.
© Mettler-Toledo GmbH 12/2020
30491689E de, es, fr, zh, ja



30491689